

СТЕРЕО МИКРОСКОП СЕРИИ ST60

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ФРАГМЕНТ)

Перед вами инструкция по эксплуатации стерео микроскопа серии ST60. Для обеспечения защиты и работы с оптимальными рабочими характеристиками полностью ознакомьтесь с использованием микроскопа, рекомендуем тщательно прочитать инструкцию перед работой с микроскопом. Храните инструкцию в легкодоступном месте возле микроскопа для будущего к ней обращения.

1. Перед использованием


1-1. Предупреждение


- 1) Микроскоп следует хранить в сухом и чистом месте. Не подвергайте микроскоп действию прямого солнечного излучения. Избегайте высоких температур и чрезмерных вибраций.
- 2) Микроскоп является высокоточным прибором, обращаться с ним следует осторожно, избегая во время транспортировки ударов и резких движений.
- 3) Чтобы изображение было четким, не оставляйте отпечатков пальцев на поверхности линзы.
- 4) Никогда не поворачивайте одновременно левый и правый ролики фокусировки в противоположных направлениях, иначе микроскоп будет поврежден.

1-2. Техническое обслуживание


- 1) Все линзы необходимо сохранять в чистоте. Мелкую грязь с поверхности необходимо сдуть ручной воздуходувкой или протереть мягкой тканью. Отпечатки пальцев либо жир необходимо протереть тканью, смоченной в небольшом количестве раствора 3:7 смеси спирта и эфира.
- 2) Никогда не используйте органические растворы для очистки других поверхностей (особенно пластмассовых поверхностей). Если это необходимо, используйте нейтральные моющие средства.
- 3) Никогда не разбирайте микроскоп, поскольку он может повредиться.
- 4) После использования накройте микроскоп защитным чехлом от пыли, находящимся в комплекте, и храните его в сухом и чистом месте без влажности во избежание появления ржавчины.
- 5) Для поддержания микроскопа в рабочем состоянии периодически проверяйте его. Детальную информацию можно получить у продавца.


2. Система обозначений

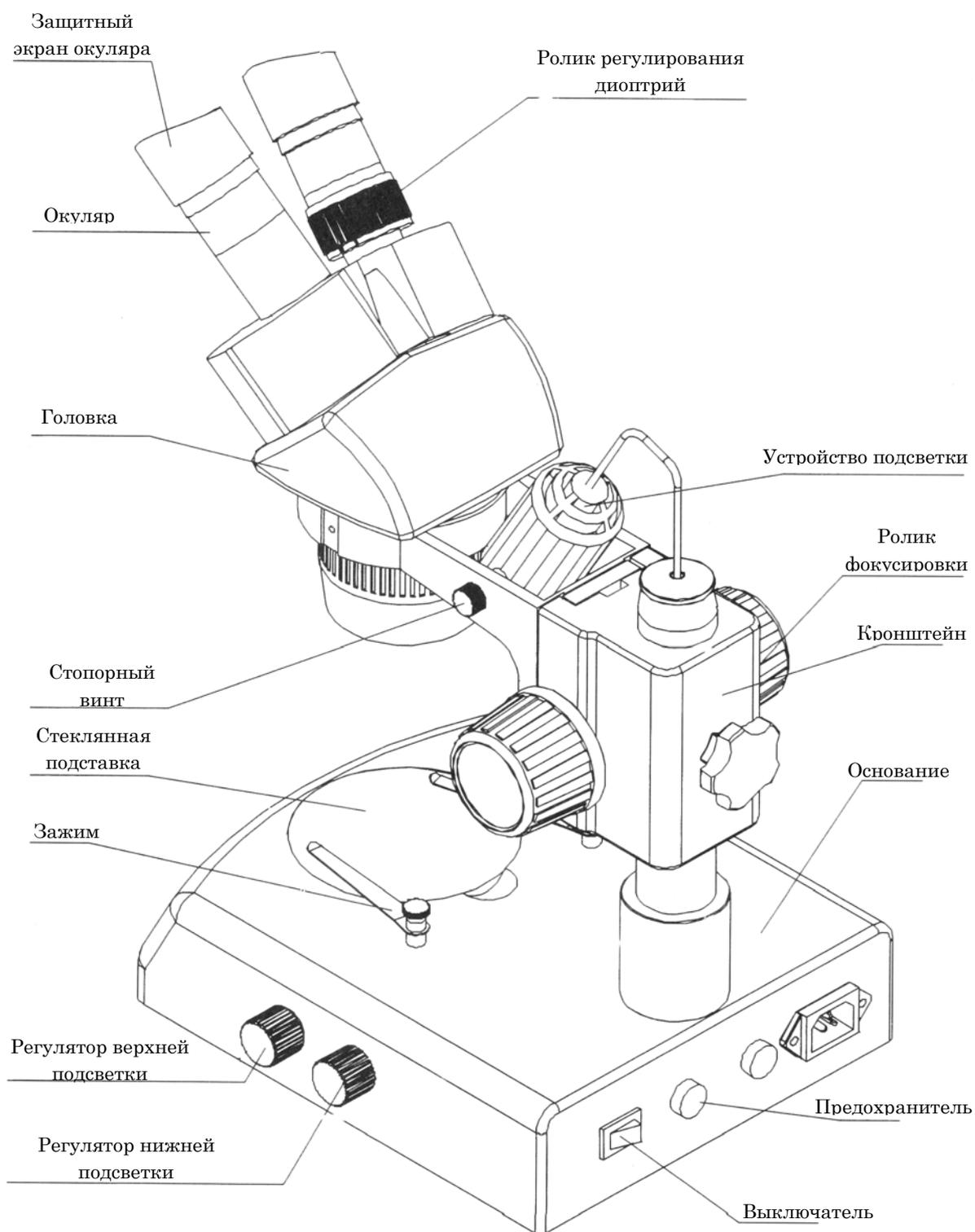

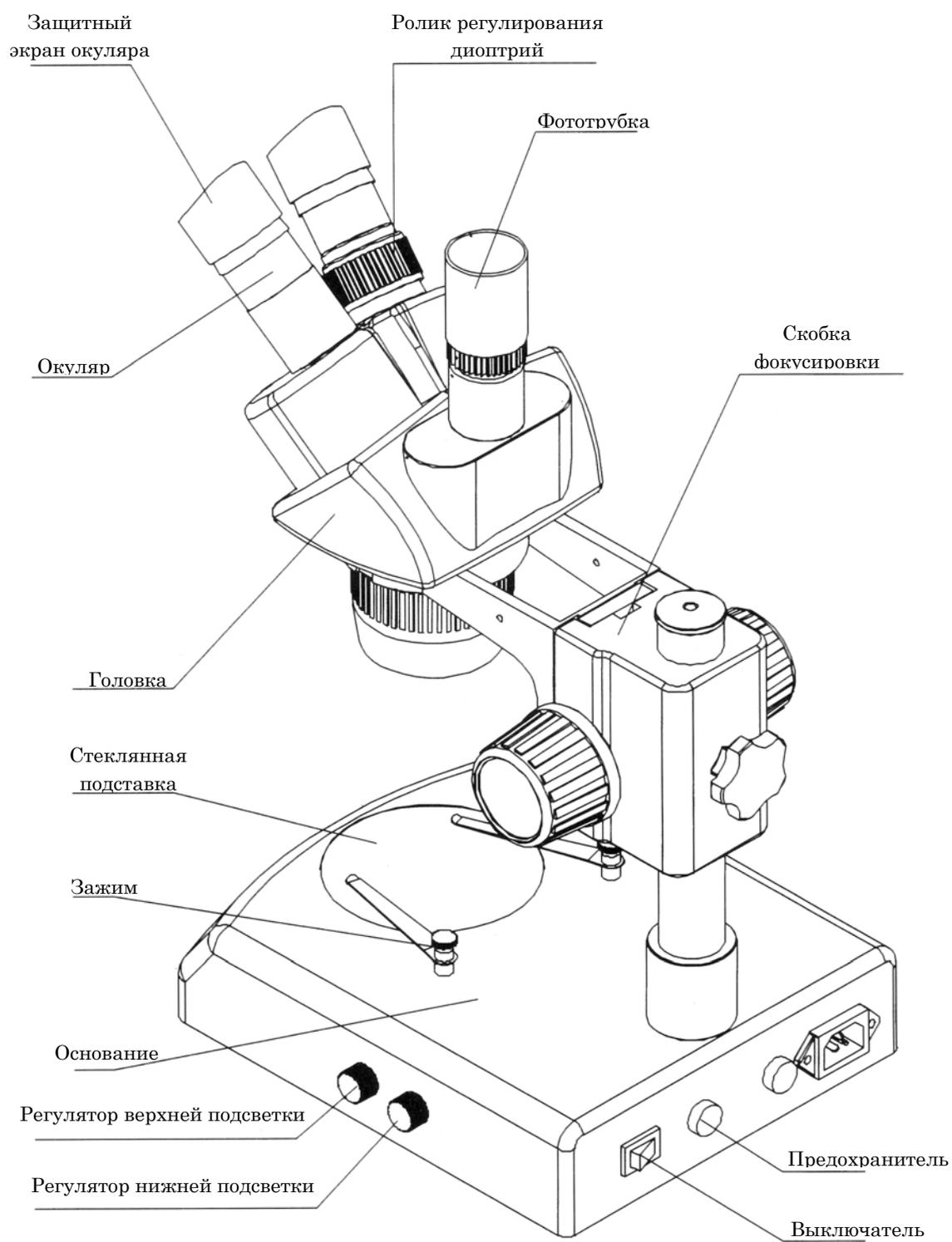

3. Сборка микроскопа

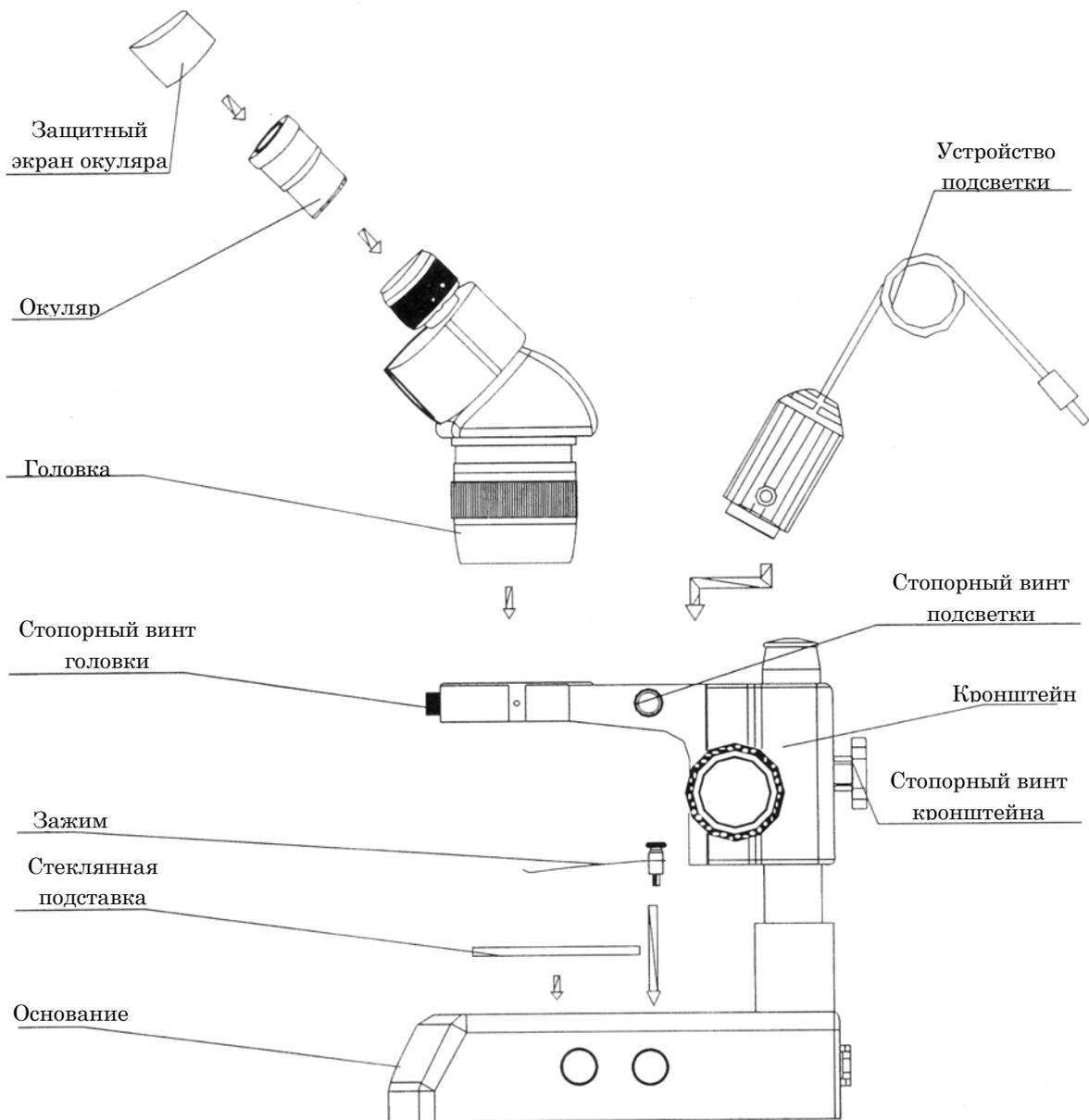

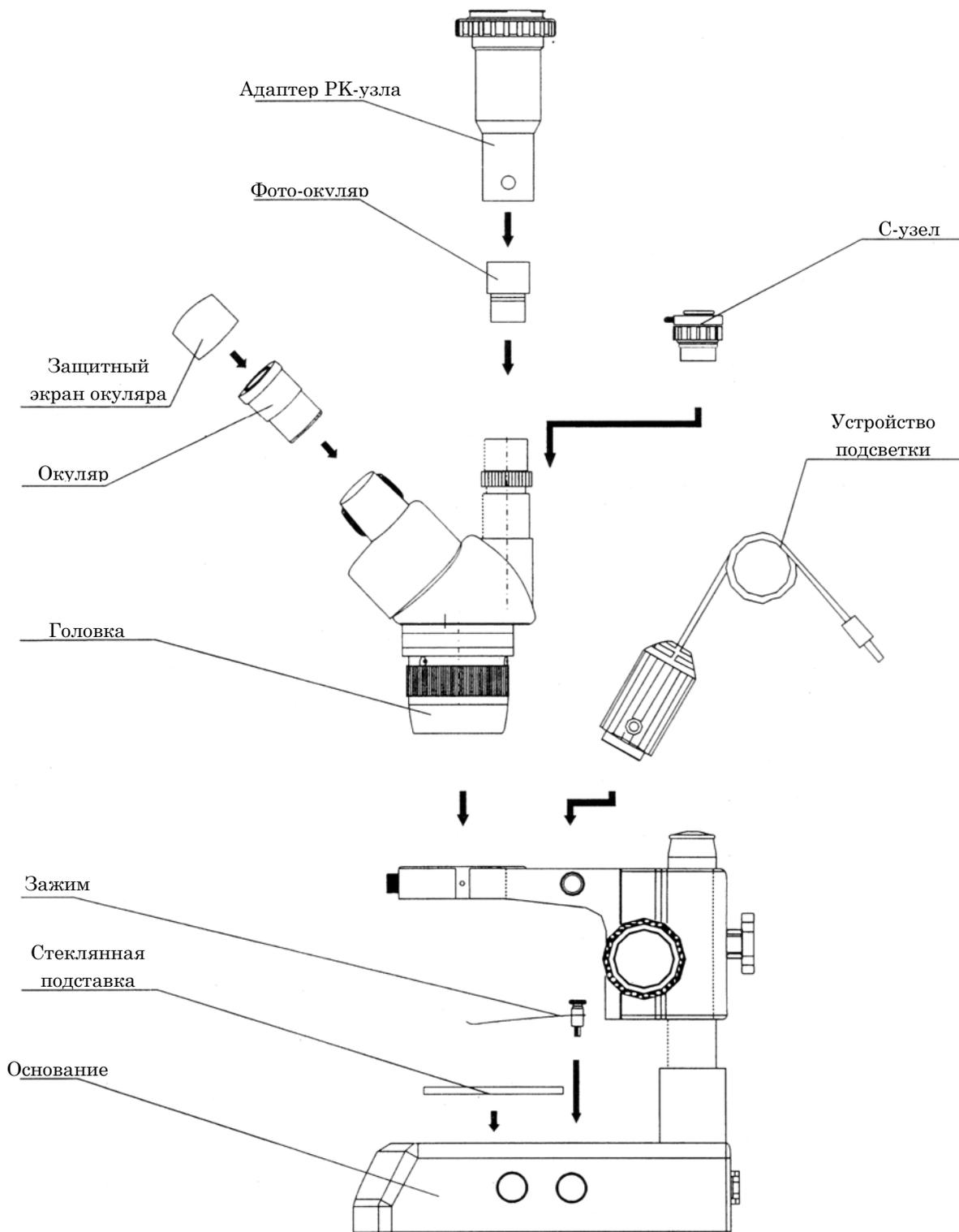

**Выше приведен фрагмент инструкции по эксплуатации.
Полностью инструкция поставляется вместе с оборудованием при
покупке в [магазине инструментов Masteram](#)**